


ケミステーション起動時にログイン名入力画面が出るようになった場合の解除方法

GCMS ケミステーションでは、ログインするアクセスレベルによって機能を制限するセキュリティー機能があります。間違ってセキュアドコントロールが設定されてしまったかもしれません。下記の方法で解除ください。

1. ケミステーション立ち上げ時に次の画面が表示されてしまう場合、下記の初期パスワードを入力してください。

名前: manager または MANAGER

パスワード: manager または MANAGER

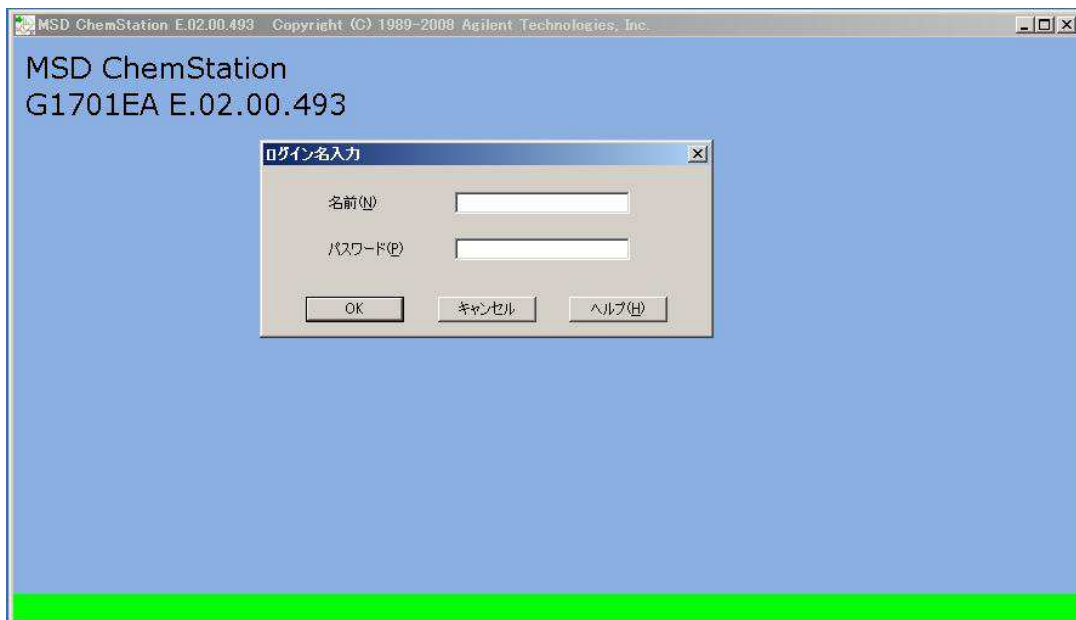

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111


E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>



2. ログインできましたら、「セキュアドコントロール」メニュー > 「セキュリティを無効にする…」をクリックしこの機能を無効にしてください。次回からは「ログイン名入力」ウインドウは出なくなります。

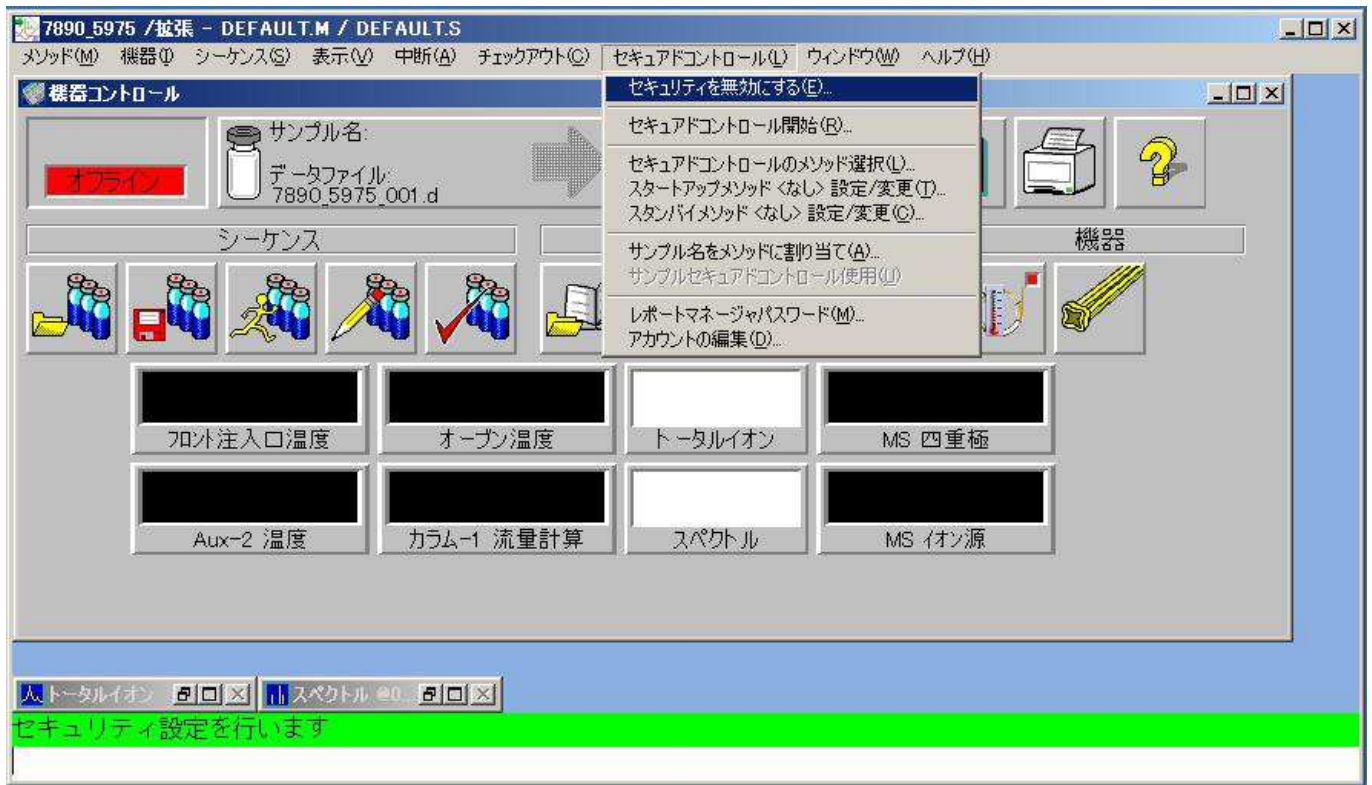

以上

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>